



Środek czyszczący perform[®] classic concentrate Mucosal

schülke →

Środek czyszczący perform[®] classic Mucosal to zasadowy koncentrat czyszczący o wysokiej wydajności. Środek do czyszczenia sprzętów i narzędzi laboratoryjnych, wykonanych ze szkła, porcelany, tworzywa sztucznego, gumy, stali nierdzewnej, mosiądzu i miedzi. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni oraz w kąpielach zanurzeniowych i ultradźwiękowych. Nie zawiera chloru, nietoksyczny i biodegradowalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność	Waga
	1-6736	Środek czyszczący perform [®] classic Mucosal	butelka	2 l	2,8 kg
	1-6737	Środek czyszczący perform [®] classic Mucosal	kanister	5 l	7,0 kg

Opis

Środek czyszczący perform[®] classic Mucosal to wydajny, alkaliczny koncentrat. Gwarantuje skuteczne czyszczenie sprzętu i narzędzi laboratoryjnych oraz instalacji technicznych. Koncentrat przeznaczony do materiałów, takich jak: szkło, porcelana, tworzywa sztuczne, guma, stal nierdzewna, mosiądz oraz miedź. Środek usuwa zanieczyszczenia m.in. krew, białko, oleje, smary, żywice, wosk, tłuszcze. Po ok. 10-30 minutach od zastosowania dany przedmiot zostaje wyczyszczony bez konieczności mechanicznego szorowania. Nie zawiera silnych zasad oraz chloru, co czyni go bezpiecznym zarówno dla użytkownika, jak i dla czyszczonych powierzchni. Jest nietoksyczny i biodegradowalny.

Środek sprawdza się zarówno na powierzchniach, jak i w kąpielach zanurzeniowych oraz ultradźwiękowych. Zalecane parametry aplikacji to:

- łącznie ultradźwiękowe: stężenie 0,2% - 2%
- kąpiele zanurzeniowe: stężenie 0,7% - 3%
- powierzchnie: dawka zależy od rodzaju i stopnia zabrudzenia

Przykładowo, aby przygotować 1 litr 2% roztworu roboczego, należy wymieszać 980 ml wody z 20 ml środka czyszczącego perform[®] classic Mucosal. Stosowanie produktu jest wydajne i ekonomiczne, co redukuje koszty użytkowania.