



Koncentraty Tickopur R 33

BANDELIN
Ultraschall seit 1955

Tickopur R 33 to uniwersalny, wysoce skoncentrowany, preparat do czyszczenia i odtłuszczania, rekomendowany do myjek ultradźwiękowych Sonorex Bandelin. Skutecznie usuwa silne zabrudzenia z wielu materiałów, zapewniając szybkie i łagodne czyszczenie. Dostępny w wariantach o pojemności 1, 2, 5 lub 10 l.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	P-5170	Koncentrat Tickopur R 33	1 l	830
	P-5171	Koncentrat Tickopur R 33	2 l	833
	P-5172	Koncentrat Tickopur R 33	5 l	831
	P-5173	Koncentrat Tickopur R 33	10 l	6023

Opis

Tickopu R 33 jest przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania maszyn, narzędzi, urządzeń oraz części w przemyśle i laboratoriach. Sprawdza się także do czyszczenia mocno zabrudzonych masek oddechowych i akcesoriów ochrony pracy. Preparat został opracowany do pracy w urządzeniach ultradźwiękowych Sonorex. Usuwa m.in. zabrudzenia ogólne, pozostałości po szlifowaniu/polerowaniu/docieraniu, osady olejowe i tłuszczowe, sadzę, atrament itp. Może być stosowany do metali (również lekkich), szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, gumy oraz m.in. filtrów i respiratorów. Produkt jest dostępny w pojemnościach **1 l, 2l, 5 l, 10l**.

Właściwości płynu TICKOPUR R 33 Bandelin

- płynny, wysoka koncentracja,
- rekomendowany do zastosowań ultradźwiękowych,
- pH 9,9 (przy 1%),
- z ochroną antykorozyjną,
- opinia ekspercka EXAM dla zastosowań ultradźwiękowych (na złączach MSA Auer GmbH),
- wysoka kompatybilność materiałowa, elementy z cyny i cynku mogą ulegać uszkodzeniu,
- biodegradowalny.

Zalecane parametry pracy w ultradźwiękach

- stężenie robocze: **3-5%**,

- czas procesu: **1-10 min**,
- temperatura: **20-80°C**.

Informacje o zagrożeniach i środki ostrożności

H315: Działa drażniąco na skórę. **H318:** Powoduje poważne uszkodzenie oczu. **P280:** Stosować rękawice/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy. **P305+P351+P338:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Środków Tickopur R 33 można użyć do czyszczenia łaźni ultradźwiękowych Sonorex Smart, Digitec czy Super oraz pasujących do nich akcesoriów, koszy i pokryw.

W ofercie posiadamy również inne płyny, serii [R 27](#), [R 30](#) i [RW 77](#).