



Koncentraty Tickopur R 27

BANDELIN
Ultraschall seit 1955

Tickopur R 27 to skoncentrowany preparat czyszczący na bazie kwasu fosforowego, przeznaczony do usuwania kamienia, osadów mineralnych i rdzy z części maszyn, armatury, wodomierzy, łańcuchów oraz elementów szklanych i ceramicznych. Opracowany specjalnie do myjek ultradźwiękowych marki Bandelin (m.in. serii Digitec, Smart, Super), może być także stosowany do czyszczenia zanurzeniowego i ręcznego. Skutecznie usuwa wapń, krzemiany, fosforany, cement, tlenki metali, naloty, tłuszcze i filmy olejowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	P-5180	Koncentrat Tickopur R 27	1 l	815
	P-5181	Koncentrat Tickopur R 27	2 l	874
	P-5182	Koncentrat Tickopur R 27	5 l	816
	P-5183	Koncentrat Tickopur R 27	10 l	6020

Opis

Koncentrat Tickopur R 27 to wysokoskoncentrowany, płynny środek czyszczący na bazie kwasu fosforowego, przeznaczony do skutecznego odkamieniania oraz usuwania rdzy i uporczywych zabrudzeń mineralnych. Preparat został opracowany z myślą o zastosowaniu w myjkach ultradźwiękowych, ale doskonale sprawdza się również w czyszczeniu zanurzeniowym oraz ręcznym.

Zastosowanie koncentratów Tickopur R 27 Bandelin

Środek skutecznie usuwa ciężkie osady mineralne, takie jak kamień, krzemiany, fosforany, cement i inne naloty, a także rdzę, przebarwienia, tlenki metali, tłuszcze oraz cienkie warstwy olejowe. Może być stosowany do czyszczenia części maszyn, armatury, wodomierzy, detali roboczych, łańcuchów oraz elementów ze szkła i ceramiki, wykorzystywanych w przemyśle, rolnictwie i laboratoriach.

Przeznaczenie produktu i ograniczenia stosowania

Koncentrat TICKOPUR R 27 nadaje się do stosowania na stali, stali nierdzewnej, metalach szlachetnych, szkłe, ceramice, tworzywach sztucznych i gumie. **Należy zachować ostrożność przy** materiałach wrażliwych, takich jak cyna, cynk, metale lekkie oraz niechroniona stal — w takich przypadkach zaleca się wykonanie próby odporności materiałowej przed użyciem.

Sposób użycia

W zastosowaniu ultradźwiękowym **zalecane stężenie wynosi 5%, czas działania od 2 do 10 minut, a temperatura**

pracy od 20 do 60°C. Przy stosowaniu bez ultradźwięków rekomendowane **stężenie to 10-20%, czas kontaktu do 12 godzin, w temperaturze od 20 do 60°C.** Aby uzyskać najlepszy efekt, czyszczone elementy powinny być całkowicie zwilżone, a po zakończeniu procesu należy je dokładnie spłukać wodą lub wodą dejonizowaną.

Właściwości

Produkt ma **odczyn pH 1,9 przy stężeniu 1%**, wykazuje właściwości emulgujące i jest biodegradowalny. Przy prawidłowym stosowaniu zapewnia szybkie i jednocześnie delikatne czyszczenie.

Produkt dostępny jest w wariantach: **1 l, 2 l, 5 l, 10 l.**

Preparat powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Podczas pracy należy stosować odpowiednie rękawice, odzież ochronną oraz ochronę oczu i twarzy.

W ofercie posiadamy również inne płyny, serii, [R 30, R 33](#) i [RW 77](#).